



Sciben 10×Transfer Buffer 说明书

产品描述

本产品 10×Transfer Buffer 用于转印蛋白的转印仪电泳缓冲液母液，

包装说明

产品货号	产品名称	规格	保存条件
□W003A-200	10×Transfer Buffer	200 ml (溶液)	25℃室温
□W003A-1000	10×Transfer Buffer	1000 ml (粉剂)	25℃室温

使用说明

1×Transfer Buffer 工作液配制：100 ml of 10×Transfer Buffer + 200 ml of Methanol (甲醇) + 700 ml of distilled Water。此工作液直接用于实验转印，可以回收重复使用 3-4 次。

注意事项

- 1、10×Transfer Buffer 母液可以长期室温保存，工作液 4-8℃存放且不宜放置过久。
- 2、本产品仅用于专业人员的科学研究用。
- 3、为了您的安全和健康，请穿实验服并戴一次性手套操作。

南京善本生物科技有限公司

网址：<http://www.sciben.com>

电话：025-85300038

产品订购：sales@sciben.com

技术支持：support@sciben.com

产品编号：W003A

生产批号：



善本生物网站

微信公众号