



南京善本生物科技有限公司

Nanjing Sciben Biotech Co., Ltd

## SDS-PAGE 电泳液说明书

### 产品简介

SDS-PAGE 电泳液可用于蛋白电泳，具体使用方法见**使用说明**。本电泳缓冲液可回收，回收后可以再次使用 1-2 次。

### 成分

编号	名称	规格
P002A	SDS-PAGE 电泳液（粉剂）	1 瓶
—	说明书	1 份

### 保存条件

室温保存

### 使用说明

取一瓶 SDS-PAGE 电泳液粉剂，倒入一干净的 1L 烧杯中，加入约 900ml 蒸馏水溶解，再加入蒸馏水定容至 1L 即可使用，短期存放于室温即可，长期存放应于 4℃ 条件下保存。未用完的电泳液室温通常可以保存 2-3 天，4℃ 下可保存 1-2 周。

### 注意事项

- 1、回收的电泳液可以重复使用，但为了取得最佳的电泳效果，最好使用新配制的电泳液。
- 2、配制好的电泳液不宜摆放过久。
- 3、为了您的安全和健康，请穿戴一次性手套操作。

南京善本生物科技有限公司

地址：江苏生命科技创新园 F7 幢

Tel: 025-85300038

Web: <http://www.sciben.com>

产品编号：P002A

生产批号：

